

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Вінницького державного  
педагогічного університету  
імені Михайла Коцюбинського  
«\_14\_»\_05\_2019\_р№\_66 од\_

**Інструкція №\_92\_**  
**З охорони праці при експлуатації термостата електричного**

**1. Загальні вимоги**

1.1. До самостійної роботи допускаються студенти, лаборанти від 18 років, що пройшли попередній медичний огляд і не мають протипоказання, що пройшли вступний інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки, первинний інструктаж на робочому місці.

1.2. При використанні термостату строго дотримуватися інструкції з її експлуатації.

**2. Вимоги безпеки перед початком роботи.**

2.1. Одягнути спецодяг.

2.2. Перевірити заземлення.

2.3. Перевірити справність і цілісність струмоведучих частин (розеток, вилок, проводів).

**3. Вимоги безпеки під час роботи**

3.1. Не вмикати термостат без заземлення.

3.2. Забороняється використовувати в якості заземлення водопровідну, газову систему, трубопроводи.

3.3. Забороняється поміщати в камеру термостата матеріали, займисті при температурі термостатування або близькою до неї.

3.4. Не вимикайте й не ремонтувати самим термостат.

3.5. Не торкатись до приладів і розеток мокрими руками.

3.6. Забороняється експлуатація приладу і розеток в несправному стані.

3.7. При роботі на термостаті необхідно стояти на сухій підлозі і гумовому килимку.

3.8. При виявленні будь-якої несправності термостат повинен бути відключений від мережі.

3.9. Не допускається зняття кожуха з включеного в мережу апарату.

3.10. Робота повинна проводитися в чистому приміщенні, вільному від пилу, парів, кислот і лугів.

3.11. Поблизу термостата не повинні розташовуватися громіздкі вироби, які створюють незручності в роботі.

3.12. Забороняється працювати з приладами в розібраному вигляді.

3.13. Необхідно постійно стежити за температурою в термостаті по контрольному термометру

#### **4. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

4.1. Термостат працює протягом тривалого часу не вимикаючи.

4.2. Про помічені недоліки доповісти завідувачу лабораторії.

#### **5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації**

5.1. Вимкніть апарат від мережі електроживлення.

5.2. Повідомити завідувача лабораторії.

Зав. лабораторією \_\_\_\_\_ Ковальчук М.В.

«Узгоджено»

Інженер 1 категорії з ОП \_\_\_\_\_ Завадовська Г.В.

Начальник юридичного

відділу \_\_\_\_\_ Лаврентьева Ю.В.