

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
«_14_»__05__ 2019_р№ _66 од_

Інструкція № 95

З охорони праці при роботі на лабораторній центрифугі

1. Загальні вимоги

1.1. До самостійної роботи допускаються студенти, лаборанти від 18 років, що пройшли попередній медичний огляд і не мають протипоказання, що пройшли вступний інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки, первинний інструктаж на робочому місці.

1.2. При використанні апарату строго дотримуватися інструкції з її експлуатації.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Одягнути спецодяг.

2.2. Перевірити заземлення.

2.3. Перевірити справність і цілісність струмоведучих частин (розеток, вилок, проводів).

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Не працювати з незаземленої центрифугою.

3.2. Забороняється працювати без кришки при обертових пробірках-власниках.

3.3. Забороняється завантажувати пробірки-тримач центрифуганта понад 10 мл.

3.4. Забороняється працювати з різницею мас більше понад 10 мл.

3.5. Забороняється працювати з різницею мас більше 2 г в діаметрально розташованих гільзах або пробірках, заповнених центрифуганта.

3.6. Забороняється при роботі зі скляними пробірками завантажувати їх центрифугівтом щільністю більше 1,5.

3.7. Забороняється застосовувати нестандартні пробірки.

3.8. Забороняється відкривати кожух під час руху ротора.

3.9. Забороняється експлуатація центрифуги і розетки в несправному стані.

3.10. Не вимикайте й не ремонтувати центрифугу самим.

3.11. Не торкатись до центрифуги та розетки мокрими руками.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути центрифугу .

4.2. Про помічені недоліки доповісти завідувачу відділенням.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. Відключити центрифугу від мережі електроживлення.

5.2. Повідомити завідувачу відділенням.

Зав. лабораторією _____ Ковальчук М.В.

«Узгоджено»

Інженер 1 категорії з ОП _____ Завадовська Г.В.

Начальник юридичного

відділу _____ Лаврентьєва Ю.В.